

Directive du 26 mars 2020 – Azote liquide

Procédures spéciales de biosécurité à suivre lors de la prise d'azote liquide au local 1969 (COVID-19)

- Avant d'entrer dans le local, veuillez vous laver les mains à l'eau et au savon (utiliser les toilettes les proches situées tout près de l'ascenseur)
- Laisser la porte ouverte pour la prise d'azote comme à l'habitude.
- Enfiler le tablier de cryoprotection.
- Nettoyer les poignées du chariot de transport du contenant d'azote à l'éthanol 70% avant usage et mettre le boyau à l'intérieur.
- Nettoyer la visière protectrice avec de l'éthanol 70% contenue dans le pulvérisateur.
- Nettoyage des mains avec de l'éthanol 70% avant de mettre les gants de cryoprotection.
- Enfiler les gants de cryoprotection.
- Prise de l'azote liquide selon la procédure habituelle.
- Enlever les gants (le cas échéant déposer les gants sur l'étagère) puis nettoyer les mains à l'éthanol 70%.
- À la fin de la prise d'azote, enlever les équipements de protection (visière, tablier).
- Nettoyer à nouveau la visière à l'aide de l'éthanol 70%.
- À la fin de votre procédure : nettoyer le crayon à l'aide d'éthanol 70% et de papier brun et remplir le registre.
- Fermer la porte. Nettoyage des mains en partant du local (à l'eau et au savon aux toilettes les plus proches).
- Faire l'aller-retour à votre laboratoire pour le dépôt de l'azote liquide ;
- Avant d'entrer à nouveau dans le local, veuillez vous laver les mains à l'eau et au savon (utiliser les toilettes les proches)
- Nettoyer les poignées du chariot à l'éthanol 70% (et visière si vous l'avez empruntée) après usage ;
- Fermer la porte. Nettoyage des mains en partant du local (à l'eau et au savon aux toilettes les plus proches).